

## <BIT シリーズの使い方>

①OpenSignals ソフトウェアを、ご自身の PC にダウンロードしインストールをしてください。  
<https://bitalino.com/en/software>

②バッテリーの電源スイッチを ON にしてください。



③OpenSignals を起動した後、サーチボタンをクリックして BITalino を探してください。

④BITalino が有効になっている (=ENABLE ボタンが青色になっている) ことを確認したら使用開始です。

注：BITalino のアナログポートは全部で 6CH あります。（裏面に A1～A6 と記載があります。）

そのうちの 4CH までご利用される際は、分解能は 10bit での計測は可能です。

しかし、5CH 以上を使う場合、1CH～4CH は 10bit ですが、5CH～6CH の分解能は 6bit となります。ご注意ください。



・ ソフトウェアの詳しいユーザーマニュアルは、こちらからダウンロードできます。

<https://www.downloads.plux.info/OpenSignals/OpenSignals-Manual.pdf>

・ チュートリアル

<http://bitalino.com/en/learn/tutorials>

・ FAQ

<http://bitalino.com/en/support/faq>

・ フォーラム

<http://forum.bitalino.com/>

