



ArringtonResearch

“ViewPoint”ソフトウェア

クイック・インストール・マニュアル

2013年11月吉日 株式会社クレアクト・インターナショナル

ArringtonResearch 社製 ViewPoint をお買い上げ頂き有難う御座いました。

このマニュアルはインストール方法のみ記載されて居りますので、アプリケーション・ソフトウェアの取扱いは同梱されて居ります各詳細マニュアルをご覧ください。

最小限必要なシステム

- Pentium4 2.8GHz 以上備えた PC。もしくは Athlon XP 2800+以上を備えた PC
- Windows XP または Windows 7 の OS

ソフトウェアのインストール

1. CD-ドライブに B-Alert Lab Plus Software Installation ディスクを挿入してください。または FTP リンクよりインストールホルダーをダウンロードしてください。
2. CD-ROM ドライブを起動するか、zip ホルダーを解凍して”*setup.exe*”ファイルをダブルクリックしてください。以下の Window (B-Alert Acquisition Software ウィザード)が現れます。
3. B-Alert Visual ソフトウェアのショートカットが自動的に PC のデスクトップに作成されます。

タイプ OS	PC-60 (PCI)	GigE-60 (Ether)	USB90	USB220	USB3X
Winsows XP 32	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Winsows Vista 32	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Winsows 7 32	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Winsows XP 64	No	Yes*	Yes	Yes	No
Winsows Vista 64	No	Yes*	Yes	Yes	Yes
Winsows 7 64	No	Yes*	Yes	Yes	Yes

* 1. "Yes*"は公式なデバイス・ドライバではありませんが、64bit 版で動作します。

ソフトウェアの登録

B-Alert Basic がインストールされると、ソフトウェアが開かれ、Pop-Up ウィンドウ内に Key-A が表示されます。以下の方法で有効なライセンスキー(Key-B)が得られます。

1. 登録 Box 内の Key-A をコピーしてください。
2. Key-A を使用者の名前と会社名と併せて licensing@b-alert.com へ送ってください。
3. ABM 社から発行された Key-B を Pop-Up ウィンドウ内に入力してください。

注1) 登録は一度行えば、将来のアップグレードは同じキーで行えます。

注2) 登録キーは登録されたパソコンのハードウェアのみに有効ですので、パソコンを特定する必要があります。ソフトウェアをお買い上げいただけると最大2個のライセンスが得られます。ライセンスに関してご質問があれば購入元にお尋ね下さい。

*ご不明な点やその他の注意事項などは各ユーザー・マニュアルをご覧ください。